

Chromatographie sur couche mince

La chromatographie est une méthode d'analyse chimique qualitative permettant la séparation et l'identification des espèces chimiques d'un mélange.

La technique présentée ici est la chromatographie sur couche mince (CCM). Elle utilise une phase stationnaire (gel de silice sur une plaque d'aluminium). La phase mobile « *l'éluant* » est entraînée par capillarité vers le haut de la plaque.

☞ Protocole :

⇒ Préparation de la cuve à chromatographie

Placer l'éluant dans la cuve (1 cm en hauteur) et fermer celle-ci à l'aide de son couvercle afin de saturer la cuve en vapeurs d'éluant : papier absorbant si nécessaire sur les parois.

⇒ Préparation de la plaque à chromatographie

Attention, en manipulant la plaque, ne pas mettre les doigts sur la silice, tenir la plaque par la tranche. Tracer un trait au crayon à 1,5 cm du bas et repérer par des lettres les points de dépôt.

C'est l'étape importante de cette manipulation.


On dépose à l'aide d'un capillaire les espèces à analyser au niveau de la ligne de dépôt en réalisant des dépôts équidistants entre eux.

Il est important de ne pas appuyer le capillaire sur la plaque afin de ne pas la creuser.

Une fois le dépôt réalisé, il suffit de placer la plaque dans la cuve et d'observer la montée du front de solvant.

Lorsque le front de solvant arrive à deux centimètres du haut de la plaque, on la retire et on repère immédiatement par un trait ce front, afin d'indiquer l'endroit où l'éluant est parvenu. Ce trait s'appelle « *front de solvant* ».

Schéma à compléter :

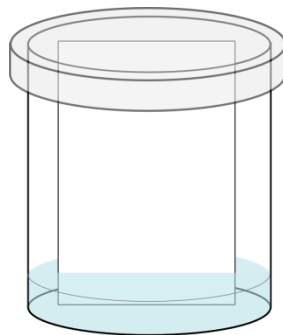

Interprétation d'un chromatogramme :

Un chromatogramme se lit verticalement et horizontalement.

- Compter le nombre de taches à la verticale de la position de dépôt. La présence d'une seule tache indique que le dépôt était un échantillon ne contenant qu'une seule espèce chimique. En revanche, la présence de plusieurs taches indique que le dépôt était un mélange d'espèces chimiques.
- Une lecture horizontale repose sur le fait que les taches qui se situent à la même hauteur correspondent à une même espèce chimique. Les constituants d'un mélange s'identifient donc en comparant les hauteurs des taches inconnues avec celles des produits de référence (produit connu).